

TGuide S32 自动核酸提取仪

OSE-S32

使用手册

版本号: 151222



重要说明

1 惯例

注意: 注意项目中包含特别重要的信息,请您应仔细阅读。如果不注意按提示去做, 有可能造成设备损坏或无法正常工作。

2 安全

在操作、维护和维修本仪器的所有阶段,都必须遵守以下所有基本安全措施,否则可能 影响到对仪器提供的保护,并会破坏设计和制造的安全标准以及仪器的预期使用范围。

天根公司对用户因未遵守下述要求所造成的一切后果,概不承担任何责任。

a) 仪器接地

为了避免触电事故, 仪器的输入电源线必须可靠接地。本仪器使用的是三芯接地插头, 该插头带有一个第 3 (接地) 脚, 只能配合接地型电源插座使用, 这是一种安全装置。如果 插头无法插入插座内, 则应请电工安装正确的插座, 不要使接地插头失去安全作用。

b) 远离带电电路

操作人员不得擅自打开仪器。更换元件或进行机内调节必须由持证的专业维护人员完成。不要在连接上电源线的情况下更换元件。

c) 注意使用电源

在连接交流电源之前,要确保电源的电压与仪器所要求的电压一致(允许±10%的偏差)。 并确保电源插座的额定负载不小于仪器的要求。

d) 注意电源线

本仪器通常应使用随机附带的电源线。如果电源线破损,必须更换不许修理。更换时必 须用相同类型和规格的电源线代替。本仪器使用时电源线上不要压任何东西。不要将电源线 置于人员走动的地方。

北京	电 话: 010-59822688	传 真: 010-59822788	上海	电	话: 021-38653846
	技术支持: 010-59822661/2665	免费咨询: 800-990-6057		传	真: 021-64074836
	邮 箱: people@tiangen.com			邮	箱: sh@tiangen.com

e) 电源线插拔

电源线插拔时一定要手持插头。插头插入时应确保插头完全插入插座,拔出插头时不要 硬拉电源线。

f) 注意仪器的安放

本仪器应安放于室内,应通风良好,无腐蚀性气体或强磁场干扰。不要将仪器安放在潮湿的或灰尘较多的地方。

本仪器上的开口都是为了通风而设,为了避免温度过热,一定不要阻塞或覆盖这些通风 孔。单台仪器使用时,仪器两侧的通风孔与最近物体的距离应不小于 100cm。多台仪器同时 使用时,各台仪器之间的距离应不小于 70cm。温度过高会影响仪器的性能或引起故障。不 要在阳光直射的地方使用本仪器,并要远离暖气、炉子以及其它一切热源。

长时间不使用本仪器时,应拔下电源插头,并用软布或塑料纸覆盖仪器以防止灰尘进入。

- **注意:** 如遇以下情况时,应立即将仪器的电源插头从电源插座上拔掉,并与天根公司 联系或请专业的维修人员进行处理:
 - 有液体洒落进仪器控制部分;
 - 仪器控制部分经雨淋或水浇;
 - 仪器工作不正常,特别是有任何异常的声音或气味出现;
 - 仪器掉落或外壳受损;
 - 仪器功能有明显变化。

3 售后服务

a) 保修内容

本仪器自交货之日起 12 个月内,对因材料和制造方面缺陷引起的故障,天根公司提供保修。在保修期内,天根公司将对被证明是有缺陷的仪器有选择地进行修理或更换。

进行维修的仪器必须由用户送往天根公司指定的维修部门。

北京	电 话: 010-59822688	传 真: 010-59822788	上海	电	话: 021-38653846
	技术支持: 010-59822661/26	665 免费咨询: 800-990-6057		传	真: 021-64074836
	邮 箱: people@tiangen.	com		邮	箱: sh@tiangen.com

天根生化科技 (北京)有限公司 TIANGEN BIOTECH (BEIJING) CO.,LTD.

对于保修期外的维修, 天根公司将适当收取维修费用。

b) 保修范围

上述保修不适用于因用户使用维护不当、在不符合要求的条件下使用、未经授权擅自维 修或改装而引起的损坏。

- 注意: 仪器开箱后,应根据装箱清单立即验收包装箱内物品。如发现物品损坏或 缺少,请立即与天根公司联系。
 - 仪器安装并验收合格后,填写仪器验收单相关内容,由仪器工程师将仪器
 验收单带回天根公司,以便建立客户档案和保修。
 - 仪器开箱后请妥善保存包装箱和包装材料,以便维修时使用。对于在送往
 维修部门途中因包装不善而发生的仪器损坏,天根公司不承担任何责任。



_

目 录

第	一 章 仪器简介1
1	仪器特点1
2	仪器用途1
第	二 章 仪器特性2
1	正常工作条件
2	运输贮存条件2
3	基本参数
4	软件功能
第	三 章 仪器使用准备工作4
1	主机结构4
2	机载按键示意图和功能说明5
3	开机前检查
4	96 深孔板放置
5	仪器开机
6	连接 Windows Pad6
第	四 章 Windows Pad 实验程序设置操作指南8
1	操控主界面
2	新建文件
3	运行10
4	步名称管理12
5	固件升级12
6	提示音设置13
7	系统设置13
8	紫外灯设置14
9	语言选择15

北京	电 话: 010-59822688	传 真: 010-59822788 上海	电	话: 021-38653846
	技术支持: 010-59822661/2665	免费咨询:800-990-6057	传	真: 021-64074836
	邮 箱: people@tiangen.com		邮	箱: sh@tiangen.com
	邮 箱: people@tiangen.com		邮	箱: sh@tiangen.com



第一章 仪器简介

本章主要介绍了 TGuide S32 自动核酸提取仪的特点与用途。

1 仪器特点

TGuide S32 自动核酸提取仪采用步进电机,通过单片机控制实现精密传动,从而自动完成核酸提取纯化实验过程中的磁珠分离工艺。

TGuide S32 自动核酸提取仪具有体积小、重量轻、噪音低、工作区全封闭的特点;透明的工作区便于观察仪器运行情况; Windows Pad 和机载显示屏按键双操作模式,强大的程序编辑功能,直观简洁操作方便;保护功能完善,具有开门保护、极限位置保护功能,使用更安全、可靠。可用于从血液、细胞、组织、病毒等多种样本中自动分离提取纯化核酸,省时省力。

2 仪器用途

TGuide S32 自动核酸提取仪可供生物学实验室用于自动分离、提取、纯化核酸之用。



第二章 仪器特性

本章主要介绍了 TGuide S32 自动核酸提取仪的使用和运输贮存条件,以及 TGuide S32 自动核酸提取仪的基本参数、性能和功能。

1 正常工作条件

环境温度: 10℃-40℃

环境湿度: 10%-90%

输入电源: 100-240VAC 50-60 Hz 450W

注意: 使用本仪器使用之前,请确认工作条件是否满足上述要求。特别注意电源线 接地是否可靠。

2 运输贮存条件

环境温度: -20℃-40℃ 环境湿度: ≤80%

3 基本参数

参数	TGuide S32
样本处理数量	1-32 个/次
磁棒	4×8 个
样本处理体积	20-1000µl
磁珠回收效率	≥98%
外形尺寸(宽×深×高)	430×372×450mm

北京



净重	25.5kg	
----	--------	--

4 软件功能

实验程序文件编辑和储存功能 实验程序文件查看、修改和删除功能 暂停实验程序运行功能 停止实验程序运行功能 声音提示功能 故障保护和报警功能

紫外灯开启及定时关闭功能

注意: 上述软件功能仅作参考,天根对于软件功能的更改不作另行通知。

北京	电 话: 010-59822688 技术支持: 010-59822661/2665	传 真: 010-59822788 免费咨询: 800-990-6057	上海	电传	话: 021-38653846 真: 021-64074836
	剛 箱: people@tiangen.com			II I	箱: sh@tiangen.com



第 三 章 仪器使用准备工作

本章主要介绍 TGuide S32 自动核酸提取仪的主机结构、机载按键功能,以及在仪器使用前所需的准备工作。

首次使用 TGuide S32 自动核酸提取仪时,在仪器开机前应首先熟悉本章内容。

1 主机结构





北京	电 话: 010-59822688	传 真: 010-59822788	上海	电	话: 021-38653846
	技术支持: 010-59822661/2665	免费咨询:800-990-6057		传	真: 021-64074836
	邮 箱: people@tiangen.com			邮	箱: sh@tiangen.com

天根生化 TIANGEN BI	科技(北京 OTECH (BEIJ	[)有限公司 IING) CO.,LTD.				
① 主机外	売	 机载显 	示屏 (3 机载按键	4	工作区
⑤ 96 深孔	扳底座	⑥ 玻璃门	I (⑦ Ⅰ/0 串口	8	电源开关
⑨ 标准电流	原插座					
注意:	熔断器座	内装有熔断	器(F 250V 6A ⑸	ð5×20),熔断	器更换时必须	顺使用符合要求的
	产品,如	需要熔断器	请同天根公司	联系。		
2 机载按	键示意图	和功能说明	Л			
		动/停止键:	选择实验程	主 文件并确认	后、占击此拼	7键田干开始实验
	し 相 返	程序;实验程 这回到主菜单		点击此按键用	于停止实验租	是序的运行,系统
	ji ý	〕后选择键: 〔件。	实验开始前,	点击此按键	用于向前或向]后选择实验程序
	·····································	•认/暂停键: •文件;实验	选择实验程) 注程序运行时,	序文件后,点 点击此按键	击此按键用于 用于暂停实验	一确认所选实验程 社程序的运行。
(\mathcal{G})	逐	〔回键: 用于	返回上一级卖	 乾单。		

3 开机前检查

在将仪器通电以前,应先确认以下内容:

a) 确认电源是否与仪器的额定电压相符合(电源要求见本文件的第二章);

北京	电 话: 010-59822688 技术支持: 010-59822661/2665 邮 箱: people@tiangen.com	传 真: 010-59822788 免费咨询: 800-990-6057	上海 电 传 邮	话: 021-38653846 真: 021-64074836 箱: sh@tiangen.com



- b) 确认电源线插头已可靠插入电源插座中;
- c) 确认电源线接地可靠;
- d) 确认 96 深孔板放置是否到位。

4 96 深孔板放置

- a) 放置每个 96 深孔板的板位有四个加热块,板位两边各有一个限位块和弹片用于定位 和固定 96 深孔板;
- b) 96 深孔板放置平整到位后才能开机及运行实验程序。

5 仪器开机

打开 TGuide S32 自动核酸纯化仪电源开关,此时机载屏幕显示"Self-test ...",仪器将进行 自检。仪器自检过程大约需要 10 秒,请耐心等候。若仪器自检过程正常,机载屏幕将出现 系统主菜单,此时可以进行实验程序文件的查看、编辑、修改和删除等操作。

6 连接 Windows Pad

TGuide S32 自动核酸纯化仪可通过蓝牙方式和 Windows Pad 之间建立连接,使用 Windows Pad 控制仪器并运行实验程序之前,需要确认仪器连接状态(Windows Pad 操控主界面右上角),若提示"仪器未连接",则要进行 Windows Pad 和仪器的蓝牙配对,成功配对后点击"仪器"图标进入查找仪器界面,点击"确认"图标开始连接仪器。

北京	电 话: 010-59822688	传 真: 010-59822788	上海	电	话: 021-38653846
	技术支持: 010-59822661/2665	免费咨询: 800-990-6057		传	真: 021-64074836
	邮 箱: people@tiangen.com			邮	箱: sh@tiangen.com



_

查找仪器	
TCP	
✓ 串口	
確定取消	

_

北京	电 话: 010-59822688	传 真: 010-59822788 上海	电	话: 021-38653846
	技术支持: 010-59822661/2665	免费咨询: 800-990-6057	传	真: 021-64074836
	邮 箱: people@tiangen.com		邮	箱: sh@tiangen.com



第四章 Windows Pad 实验程序设置操作指南

本章详细介绍了实验程序文件编辑、查阅、修改和删除的方法,以及如何运行/停止实验 程序,同时还介绍了实验程序运行过程中出现的保护界面含义。

警告! 如果仪器在开机后出现声音或显示不正常,或者在仪器自检中出现故障报警 和提示,请您立即关闭电源并与天根公司联系。

1 操控主界面

在 Windows Pad 系统桌面点击"Purification"图标,进入 TGuide S32 自动核酸提取仪操控 主界面,主要包含如下功能:新建文件、运行、紫外灯、显示状态、系统设置、运动参数设 置、步名称管理、提示音设置、语言选择、固件升级、和退出,操控主界面右上角显示仪器 连接状态。



2 新建文件

在操控主界面,点击"新建文件"图标进入创建实验程序文件设置界面,界面左侧部分显

北京	电 话: 010-59822688	传 真: 010-59822788	上海	电	话: 021-38653846
	技术支持: 010-59822661/2665	免费咨询:800-990-6057		传	真: 021-64074836
	邮 箱: people@tiangen.com			邮	箱: sh@tiangen.com



示实验程序文件实验步骤信息,包括孔位、名称、等待时间、混合时间、磁吸时间、容积、 速度和吸附模式设置,界面右侧部分显示实验步骤编辑图标,包括增加,删除、插入、保持、 温度设置和运行,界面左上角编辑图标用于返回操控主界面。

文件名: 晶度设置:	裂解加热: OFF 洗脱加热: OFF	裂解温度: 0 洗脱温度: 0	裂解加热终止步骤: 洗脱加热开始步骤: *		道加
	步骤1	步骤2	步骤3	步骤	J
孔位	1	6	1	2	删除
名称	Lysis	Beads	Bind	wast	Ð
等待时间(mm:	ss) 10:00	00:00	00:00	00:00	插入
混合时间(mm:	ss) 00:30	00:00	10:00	03:00	
磁吸时间(mm:	ss) 00:00	00:00	00:00	00:00	保存
容积(ul)	800	100	800	500	
速度(rpm)	☑慢■中■甘	、 ☑慢■中■快	■慢■中型快	■慢■中	温度设置
吸附模式设置	音 ■ 强力吸附模式	↓ 🗹 强力吸附模式	■ 强力吸附模式	■ 强力吸!	

在实验程序文件设置界面,点击右侧部分"温度设置"图标进入温度设置界面,设置打开 或关闭裂解加热/洗脱加热功能、裂解温度、洗脱温度,裂解加热终止步骤和洗脱加热开始步 骤,设置完成后点击"确定"图标返回实验程序文件设置界面。



实验程序文件设置完成后,点击"保存"图标进入实验程序文件保存界面,输入实验程序

文件名称并进行保存。





3 运行

在操控主界面,点击"运行"图标进入实验程序文件选择界面,界面左侧部分显示目前所 有实验程序文件,界面右侧部分显示文件操作图标,包括新建、编辑、保存到仪器、删除和 运行,界面右上角显示实验程序文件检索及下载功能图标,包括为检索文件、最近运行的文 件和文件下载,界面左上角文件列表图标用于返回操控主界面。



在实验程序文件选择界面,点击"文件下载"图标计入文件下载界面,此时保存在仪器主

北京	电 话: 010-59822688 技术支持: 010-59822661/2665 邮 箱: people@tiangen.com	传 真: 010-59822788 免费咨询: 800-990-6057	上海	电 传 邮	话: 021-38653846 真: 021-64074836 箱: sh@tiangen.com	

机中的实验程序文件会出现在文件下载界面内,选择需要下载到 Windows Pad 的实验程序文件并点击下方"下载"图标后相应实验程序文件会下载并保存到 Windows Pad 中。

① 文件列表					前文件 🖓 文件下载
		文件7	∇载		新建
Blood-1207	blood-200 blood-500			virus	 编辑
blood-200	swab virus gel				日 保存到仪器
		下载	取消) 删除
blood-200y	gel	test	tissue1216		运行

在实验程序文件选择界面,点击"运行"图标,仪器会开始运行实验程序文件并进入实验 程序运行界面,界面左侧部分显示正在进行的实验程序步骤,包括等待时间、混合时间、磁 吸时间、剩余时间,界面右侧部分显示实验程序加热参数,包括正在加热的列数(以红色显示)、 裂解温度和洗脱温度,界面右上角为暂停、停止图标,点击"暂停"或"停止"图标用于暂停或 停止正在运行中的实验程序。

态: 运行			暫停 停止
步骤:	1	裂解温度: 22.7 22.9 22.9 23 法暗温度: 22.8 22.9 22.9 23	
等待时间:	10:00		
混合时间:	00:30		
磁吸时间:	00:00		
剩余时间:	00:34:42		

北京	电 话: 010-59822688	传 真: 010-59822788 _	上海	电	话: 021-38653846
	技术支持: 010-59822661/2665	免费咨询:800-990-6057		传	真: 021-64074836
	邮 箱: people@tiangen.com			邮	箱: sh@tiangen.com



4 步名称管理

在操控主界面,点击"步名称管理"图标进入步名称管理界面,界面显示目前所有实验程序步骤名称,点击下方"删除"或"清空"图标用于实验程序步骤的删除及清空,点击"取消"图标返回操控主界面。

步名称	管理	
		\bigcirc
		0
		0
		0
除清空	2 I Vî	
	步名称	除 窟 ♥

5 固件升级

在操控主界面,点击"固件升级"图标进入固件升级界面,设置完成仪器端口、IP地址并 点击"选择"图标选择 Windows Pad 内用于固件升级的 BIN 文件,点击"升级"图标用于仪器、 软件固件升级,仪器、软件固件升级完成后点击"取消"图标返回操控主界面。

北京	电 话: 010-59822688 技术支持: 010-59822661/2665	传 真: 010-59822788 免费咨询: 800-990-6057	上海 电 话: 021-38653846 传 真: 021-64074836	12
	邮 箱: people@tiangen.com		邮 箱: sh@tiangen.com	12



	固件升级
• 端口: 💙	● IP地址: 127. 0 . 0 . 1
并级的BIN文件 ————	选择
	升级 取消

6 提示音设置

在操控主界面,点击"提示音设置"图标进入提示音设置界面,设置打开或关闭报警声音、 键盘声音和完成声音,设置完成后点击"确定"图标返回操控主界面。



7 系统设置

北京	电 话: 010-59822688	传 真: 010-59822788	上海	电传	话: 021-38653846 直: 021-64074836
	邮 箱: people@tiangen.com			邮	箱: sh@tiangen.com



在操控主界面,点击"系统设置"图标进入系统设置界面,设置系统设置保存路径,设置 完成后点击"确定"图标返回操控主界面。

系统设置	
请指定路径	
C:\Users\cfw\Documents	
確定 取消	

8 紫外灯设置

在操控主界面,点击"紫外灯设置"进入紫外灯设置界面,设置紫外灯开启时间,设置完成后点击"确定"图标返回操控主界面。



北京	电 话: 010-59822688 技术支持: 010-59822661/2665	传 真: 010-59822788 免费咨询: 800-990-6057	上海	电传	话: 021-38653846 真: 021-64074836
	邮 箱: people@tiangen.com			邮	箱: sh@tiangen.com



9 语言选择

在操控主界面,点击"语言选择"进入语言设置界面,设置系统语言,点击"简体中文"或 "English"完成系统语言设置并返回操控主界面。

语言
答体中文
English

北京	电 话: 010-59822688	传 真: 010-59822788	上海	电	话: 021-38653846	•
	技术支持: 010-59822661/2665	免费咨询: 800-990-6057		传	真: 021-64074836	15
	邮 箱: people@tiangen.com			邮	箱: sh@tiangen.com	



第五章 故障分析与处理

本章主要介绍了TGuide S32 自动核酸提取仪可能出现的故障现象、原因分析和处理方法。

故障分析与处理方法

序号	故障现象	原因分析	处理方法	
1		电源未接通	检查电源并接通	
	打开中源开关户机载目一屋不	熔断器烧毁	更换熔断器(F 250V 6A	
	17 电碳开天口机载亚小屏小 亮		Ø5x20)	
		开关损坏	更换开关	
		其它	与天根公司联系	
2	打开电源开关后出现"蜂鸣"报			
	警声,随后机载显示屏显示	白检错误	与天根公司联系	
	System error			
	文件运行过程中出现"蜂鸣"报			
3	警声,随后机载显示屏显示	运动部件超极限位置	再次运行实验程序	
	Location out		与天根公司联系	
4		机载显示屏芯片接触		
	机载显示屏显示异常字符	不良	与天根公司联系	
		机载显示屏芯片损坏		
5	机载按键功能	机载按键损坏	与天根公司联系	

注意: 保修期内严禁用户自行拆机检查,如果发生上述表中需拆机检查的故障应及时与天根公司联系。

北京	电 话: 010-59822688 技术支持: 010-59822661/2665 邮 箱: people@ijangen.com	传 真: 010-59822788 免费咨询: 800-990-6057	上海	电 传 邮	话: 021-38653846 真: 021-64074836 箱: sh@tiangen.com
			I	HI.	141 on ettangen.com



天根生化科技(北京)有限公司

TIANGEN BIOTECH (BEIJING) CO., LTD.

北 京

- 地 址:北京市海淀区西小口路66号东升科技园(北领地)C区7号楼
- 邮 编: 100192
- 电话: 010-59822688
- 技术支持: 010-59822661/2665
- 免费咨询: 800-990-6057
- 传 真: 010-59822788
- 网 址: www.tiangen.com
- 电子邮件: people@tiangen.com
- 开户银行:招商银行北京清华园支行
- 账 号: 866780522910001

上 海

- 地 址:上海市漕溪路258弄27号航星商务楼1号楼604室
- 邮 编: 200235
- 电话: 021-38453846
- 传 真: 010-64074836
- 电子邮件: sh@tiangen.com

北京	电 话: 010-59822688	传 真: 010-59822788	上海	电	话: 021-38653846
	技术支持: 010-59822661/2665	免费咨询: 800-990-6057		传	真: 021-64074836
	邮 箱: people@tiangen.com			邮	箱:sh@tiangen.com